



C58C1 Chemically Competent Cell 产品说明书

产品规格 (CAT#: YC404)

C58C1 :	100μl/支
pCAMBIA2301M (control vector , 10ng/μl) :	5μl
保存条件(保质期) :	-80℃ (12 个月)

产品介绍

发根农杆菌是根瘤菌科(Rhizobiaceae)农杆菌属(agrobacterium)的一种革兰氏阴性土壤细菌,它能够感染大多数双子叶植物和少数单子叶植物以及个别裸子植物。C58C1 发根农杆菌菌株含有 pRiA4b 农杆菌型 Ri 质粒,具有广泛的宿主范围(蔷薇科,夹竹桃科,豆科,茄科,黄芩,烟草等),同时具有链霉素,利福平抗性。本公司生产的 C58C1 化学转化感受态细胞经特殊工艺制作, pCAMBIA2301 质粒(卡那霉素抗性)检测,转化效率 $>10^3$ cfu/μg DNA。

基因型: Agrobacterium rhizogenes (str^R,rif^R) pRiA4b (agropine type)

操作方法

1. 取-80℃保存的农杆菌感受态于室温或手心片刻待其部分融化,处于冰水混合状态时插入冰中。
2. 每 100 μl 感受态加入 1 -5ug 质粒 DNA,用手拨打管底混匀,依次于冰上静置 5 分钟、液氮 5 分钟、37℃水浴 5 分钟、冰浴 5 分钟。
3. 加入 700 μl 无抗生素的 LB 或 TY 液体培养基,于 28℃振荡培养 2~3 小时。
4. 5000 rpm 离心一分钟收菌,留取 100 μl 左右上清轻轻吹打重悬菌块涂布于含相应抗生素的 LB 或 YEB 平板上,倒置放于 28℃培养箱培养 2-3 天

注意事项

1. 加入质粒时体积不应大于感受态体积的 1/10,混入质粒时应轻柔操作。
2. 感受态细胞应保存在-80℃,应避免反复冻融,以免降低感受态细胞的转化效率。
3. 经验显示:农杆菌转化效率本身比较低,加入 1ug 质粒,离心全涂约有 1000 个克隆,为了转化成功,建议每次加入最大体积转化感受态。即 10ul 质粒转化 100ul 感受态细胞。
4. C58C1 具有链霉素、利福平抗性,不可用于具有链霉素抗性 or 利福平抗性质粒的转化。

TY 配方 (1L) :

Tryptone 5g
Yeast extract 3g

补水到 1L 体积,完全溶解后,121 度、20 分钟高温灭菌

配制 1M 的氯化钙水溶液,121 度、20 分钟高温灭菌

每 1L 灭菌的 TY 液体营养液中加入 10ml 无菌的 1M 氯化钙水溶液即可。

若配制 TY 固体培养基,则加入 15g 琼脂粉。